



1. Найменування медичного виробу

Чашки Петрі полімерні стерильні по ТУ 9464-071-44942795-2015 (далі по тексту-чашки Петрі), виконання «Чашка Петрі полімерна стерильна, діаметр 90 мм».

2. Комплектність поставки

Найменування виконання / позначення	Кількість
Чашка Петрі полімерна стерильна (Одного виконання) 6.010.00.	1 шт.*
Експлуатаційна документація Інструкція по застосуванню 6.010.00. ІП	1 екз. на індивідуальну або групову упаковку виробів

* Допускається за вимогою замовника поставка чашок Петрі одного найменування в кількості, кратному 2 або 5, в груповій упаковці.

3. Призначення

Чашка Петрі - лабораторний посуд, призначена для розміщення поживних середовищ, для культивування мікроорганізмів, вивчення їх властивостей, чутливості і резистентності до дії антибактеріальних препаратів при проведенні лабораторних досліджень у медичних організаціях.

Область застосування - клінічна лабораторна діагностика, медичні дослідження.

4. Опис медичного виробу

Чашки Петрі мають форму невисокого плоского циліндра і закриваються кришкою подібної форми, але трохи більшого розміру. На дні Чашки Петрі та на кришці Чашки Петрі можуть бути відлиті додаткові опори для забезпечення неповного зіткнення дна і кришки з поверхнею, а також для забезпечення стійкості при вертикальному складуванні Чашок Петрі.

8. Умови зберігання і транспортування

Чашки Петрі повинні зберігатися в упаковках підприємства-виробника в сухому опалювальному приміщенні при температурі від + 5 °С до + 40 °С і відносній вологості повітря не більше 80% при температурі + 25 °С на відстані не менше 1 м від нагрівальних приладів. Уникати впливу прямих сонячних променів і значних коливань температур під час зберігання. Транспортування і зберігання може здійснюватися будь-яким видом транспорту в закритих транспортних засобах відповідно до діючих на транспорті кожного виду правилами, затвердженими в установленому порядку. Умови транспортування - при температурі від мінус 50 °С до плюс 40 °С. Після транспортування в умовах негативних температур вироби повинні бути витримані в транспортній тарі в умовах зберігання не менше 12 годин до використання.

9. Вказівка, при необхідності, спеціальних запобіжних заходів при утилізації невикористаних медичних виробів

Невикористані чашки Петрі спеціальних запобіжних заходів при утилізації не мають.

10. Вимоги до застосування і експлуатації медичного виробу

Розпакуйте виріб, звільнивши його від пакувального матеріалу. Перевірте цілісність виробу методом візуального огляду. Чашки Петрі в стерильному виконанні повністю готові до роботи. Вибір виконання чашки Петрі (за розміром, кількістю секцій, вентиляцією) залежить від цілей лабораторного дослідження. Заповнення чашок Петрі щільним живильним середовищем проводиться вручну або автоматично - на апаратах для розливу середовищ. Посів досліджуваного матеріалу на підсушений застиглий агар здійснюють за допомогою бактеріологічної петлі (голки), мікробіологічного шпателя (Дригальського), зонда-тампона, піпетки Пастера або серологічної піпетки. Посіви інкубують при відповідних режимах, враховуючи вимоги культивованих мікроорганізмів до складу атмосфери, температури і термінів культивування. Технічному обслуговуванню і ремонту чашки Петрі не підлягають.

НЕМОЖНА ВИКОРИСТОВУВАТИ ВИРІБ ПОВТОРНО.

Стерильні чашки Петрі випускаються вентиляльованими і невентильованими, одно-, дво-, трьох-, і чотирьохсекційними різних типорозмірів. Чашки Петрі призначені для одноразового використання.

Чашки Петрі виготовляються з полістиролу марки 525, ТУ 2214-126-05766801-2003. Чашки Петрі термічно стійкі і витримують перепад температур від -10 °С до + 70 °С.

Чашки Петрі хімічно стійкі до впливу розчинів кислот і мильно-лужних розчинів. Метод стерилізації чашок Петрі в стерильному виконанні-газовий оксидом етилену.

5. Показання до застосування

Чашки Петрі широко використовуються в мікробіології для культивування колоній мікроорганізмів. Для цієї мети чашка Петрі заповнюється шаром живильного середовища, на який роблять посів культури мікроорганізмів. Вентильовані чашки Петрі мають на кришках кілька вентиляційних опор, що запобігають щільному прилягання кришки до чашки, за рахунок чого забезпечується доступ повітря і виключається формування конденсату, краплі якого можуть потрапляти на культуральні середовища і спотворювати результати.

Вентильовані чашки Петрі придатні для використання при культивуванні аеробних мікроорганізмів. Невентильовані чашки Петрі розроблені для роботи при високій температурі і з уразливими культуральними середовищами, використовуються при культивуванні анаеробних мікроорганізмів.

6. Протипоказання (запобіжні заходи) при застосуванні медичного виробу

Заборається використання чашок Петрі, у яких закінчився термін зберігання. Не застосовувати препарат повторно - тільки для одноразового застосування. Продукт використовувати тільки за призначенням. Перед експлуатацією перевірте цілісність упаковки. Експлуатація чашок Петрі в стерильному виконанні з пошкодженою упаковкою заборонена.

7. Термін служби (придатності) і вказівка на заборону використання медичного виробу після закінчення терміну служби (придатності)

Гарантійний термін зберігання стерильних виробів - 5 років з дня проведення стерилізації.

11. Гарантійні зобов'язання.

Виробник гарантує відповідність виробів чашок Петрі вимогам технічних умов при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання та правил експлуатації.

12. Порядок здійснення утилізації

Матеріали з яких виготовлені чашки Петрі полімерні нетоксичні. Утилізація використаних інструментів проводиться звичайним способом, для такого роду виробів.

13. Відомості про рекламу

Рекламації в установленому порядку пред'являються уповноваженому представнику виробника в Україні: ТОВ «ЛА МЕД», Юридична адреса: 04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г, корпус 1, тел.: (044) 3000-504 sale@lamed.com.ua www.lamed.com.ua

Адреса і найменування Виробника:

ТОВ «Полімерні вироби»
420021, Російська Федерація, Республіка Татарстан,
м. Казань, вул. Саліха Сайдашева, буд. 12, www.polimzid.ru

Уповноважений представник виробника в Україні:

ТОВ «ЛА МЕД»,
04210, м. Київ, проспект Героїв Сталінграда, буд. 2-Г,
корпус 1, тел.: (044) 3000-504
sale@lamed.com.ua www.lamed.com.ua

Умовні позначки



Не використовувати повторно



Не використовувати при пошкоджені упаковки (наноситься на упаковку в стерильному виконанні)



Стерилізація оксидом етилену



Температурний діапазон